

Installering av Zebra-etiketteprinter (GX430T, ZD420 og ZD620)

Oppsett som nettverksprinter

Gå via *Start – Enheter og skrivere – Legg til skriver*

Trykk *Legg til nettverksskriver*

Trykk på *Skriveren jeg vil ha, er ikke listet*

Velg *Legg til en skriver ved å bruke en TCP/IP-adresse eller et vertsnavn*

Skriv inn navnet (slik det er tildelt fra Sykehuspartner for eks: US-OSS-E104623). Navnet skal stå på en klistrelapp Sykehuspartner har satt på*.

*ta kontakt med Sykehuspartner hvis printeren ikke er levert med et printernavn. Den må da registreres som nettverksprinter.

Oppsett via USB


Sett i ledningen og skru på skriveren, og vent til windows er ferdig med å sette den opp. (Den vil ikke finne en driver. Det er greit.)

Åpne *Enheter og Skrivere* fra startmenyen. Skriveren skal dukke opp som «ZTC GX430T-300dpi ZPL», «ZTC ZD420-300dpi ZPL» eller «ZTC ZD620-300dpi ZPL», avhengig av modell, under *Uspesifisert*.


Trykk på *Legg til skriver øverst*, så *Legg til en lokal skriver*. I listen over eksisterende porter skal det være en «USB001 (Virtuell skriverport for USB)», og kanskje flere med høyere nummer. Hvis du bare har USB001, velg den og trykk *Neste*. Hvis du har flere, prøv den med det høyeste nummeret; hvis det ikke fungerer prøv igjen med USB001.

Sette korrekt driver


Marker skriveren, høyreklikk, velg Skrivereregnskaper.

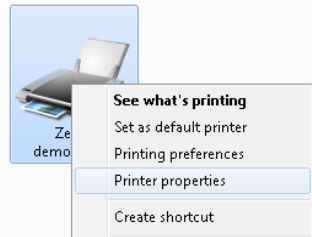


Velg Avansert fanen. Trykk Ny driver.

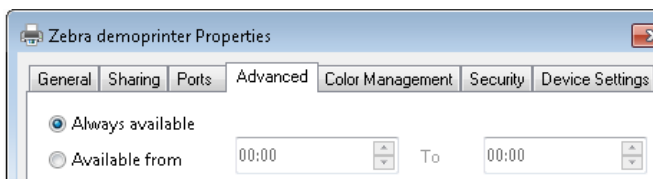

Trykk Neste (tar litt tid), velg Generic (under Produsent), og Generic/Text Only (under Skrivere). Trykk Neste og Fullfør.

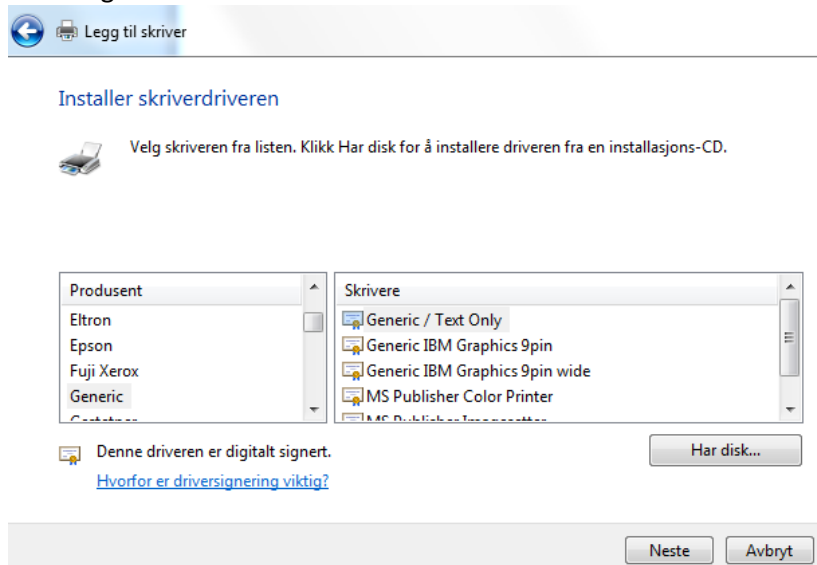

Printeren er da satt opp med korrekt driver.

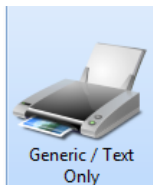

Felles for alle modeller

Pass på at det ikke er krysset av for at dette skal være standardskriver. Du ønsker ikke at *alt* skal skrives ut på lappeskriveren.

Kalibrering av printer

Ved første gangs bruk av printeren, og ved bytte av etiketter, må printeren kalibreres.



Zebra GX430T (300 dpi)




Trykk på knappen og hold lenge nok til det grønne lyset har blinket to ganger. Printeren vil da kjøre ut noen lapper, og samtidig kalibreres.

Zebra ZD420/ZD620 (300 dpi)



Hold Pause () og Cancel () inne samtidig, i ca to-tre sekunder. Printeren vil da kjøre ut noen lapper, og samtidig kalibreres.

Man kan også benytte Feed til å teste print av en etikett ()

Print av etiketter

→ Se brukermanualen for beskrivelse av hvordan man printer etiketter fra eBiobank.